

PCR Enhancer PCR 增强剂

目录号: RP202

储存条件: -20°C 保存

产品内容:

RP202

500 μ l

产品简介

PCR Enhancer能与所有的耐热DNA聚合酶共同作用促进许多DNA模板的有效扩增, 增加PCR反应的灵敏度、特异性和扩增效率。在PCR反应中, PCR Enhancer主要通过降低模板的熔解温度, 提高DNA聚合酶的热稳定性, 降低DNA的二级结构起作用。对二级结构复杂或高GC含量的模板的PCR非常有效。

注: PCR Enhancer不能对所有的PCR反应起增强作用, 有时需要从其他方面来改进PCR体系。

使用方法

本产品为5倍浓度。使用时直接加入到反应体系中即可, 每20 μ l体系加入增强剂4 μ l。

Order: 010-59822688

Toll-free: 800-990-6057/400-810-6057

TIANGEN BIOTECH (BEIJING) CO., LTD.

本产品仅供科研使用。请勿用于医药、临床治疗、食品及化妆品等用途。